

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :ML-TL-05 Yayın Tarihi :11.04.2011 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:20.10.2013 Sayfa No :1/2
	BİYOGÜVENLİK KABİNİ KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Uygulama kısmına temizlik ve bakımı ile ilgili madde eklenmesi.		01.07.2012	Lab. Emine EREN
02	Biyogüvenlik kabininin temizliği ve bakımı hakkında bilgi eklenmesi.		20.10.2013	Hem.Hiz. Sevda SÜMBÜL
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi. Son Gözden Geçirme:28.04.2018-07	Tüm sayfalar	12.08.2019	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	20.08.2022	Mesut ÖZDEMİR Labaratuvar Sorumlusu
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU DOKTORU		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :ML-TL-05 Yayın Tarihi :11.04.2011 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:20.10.2013 Sayfa No :2/2
	BİYOGÜVENLİK KABİNİ KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, laboratuvarda bulunan biyogüvenlik kabininin doğru ve verimli kullanımını sağlamak. Laboratuvar işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA:

Kurumda laboratuvarda bulunan biyogüvenlik kabinini kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1.Günlük Çalışmaya Başlama

- Havayı temizlemek ve olabilecek muhtemel parçacıkları uzaklaştırmak için kabin çalışmaya başlamadan 15 dk. önce çalıştırılmalıdır.
- Personel önü kapalı laboratuvar ceketi (önlük) ve eldiven giymelidir.
- Bütün etkilemesi düşünülen şeyler iç ve dış etkileşimi engellemek için kabin çalıştırmaya başlamadan önce kabin içine yerleştirilmelidir.
- Hava alıcı ızgaranın üzeri kapatılmamalıdır.
- Personel kabinin ortasına doğru çalışmalı, ön yakın çalışmamalıdır.(Ön kapaktan en az 10 cm. uzakta olmalıdır.)
- Kullanım sırasında laboratuvar giriş ve çıkışlar en aza indirilmelidir.
- Çalışma bittikten sonra çalışma ile ilgili her şey gerekli yerlere kaldırılmalı, çalışma ortamı boşaltılmalı, kabin dezenfekte edilmelidir.
- Çalışma tamamlandığında kabin 15 dk. daha çalıştırıldıktan sonra kapatılmalıdır.

4.2. Temizlik ve Bakımı

- Biyogüvenlik Kabininin temizliği Temizlik ve Kontrol Planı'na uygun olarak haftada en az iki gün (Pazartesi,Perşembe)olarak yapılır. İçi uygun olarak belirtilen zaman aralıklarında ve Dezenfektan Kullanım Listesi'de belirtilen uygun dezenfektan kullanılarak yapılır. Camı sadece su ile silinir.
- Biyogüvenlik kabininin 6 ayda bir anlaşmalı firma tarafından bakımı yapılır. Hepafiltre ölçümleri yapılır ve yılda bir hepafiltre değişimi yapılır. Yapılan işlemler HBYS demirbaş modülü üzerinden kayıt altına alınır.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni ve diğer tüm laboratuvar teknisyenleri sorumludur.