

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : BL-TL-04 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/2
	SANTRİFÜJ KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.02.2018-09	Tüm İçerik	25.02.2019	Emine EREN Laboratuvar Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi.	Tüm İçerik	01.03.2022	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar sorumlusu
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU DOKTORU		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : BL-TL-04 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/2
	SANTRİFÜJ KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, laboratuarda bulunan santrifüj cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirtmektedir. Laboratuvar işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS:Hasta Bilgi Yönetim Sistemi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA:

Laboratuarda bulunan santrifüj cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

- Cihazının fişi topraklı prize takılır/takılı olduğundan emin olunur. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce devir ayar düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olunur.
- Cam tüpler,plastik santrifüj godelerinin içine karşılıklı olarak yerleştirilir.
- Kapak kapatılır. Lambalı şalteri on konumuna getirilir.
- Timer düğmesini kullanılarak istenilen çalışma hızına getirilir ve cihaz çalışmaya başlar.
- Santrifüj işlemi programlanan süre sonunda kendiliğinden sonra erecektir. Bu durumda hız ayar düğmesi minimuma getirilir.
- Timer programı sonunda cihaz tamamen durduktan sonra, tüpler sarsmadan çıkarılır ve kontrolü yapılır.

Cihazın temizlenmesi ve bakımında aşağıdaki işlemlere dikkat edilir;

- Cihaz, elektrik şebekesinden çıkarılır.
- Santrifüj üzerine tazyikli su püskürterek kesinlikle temizlenmez.
- Cihazı temizlemek için kesinlikle solvent/eritici madde kullanılmaz.

Gerektiğinde;

- Sadece sabunlu su veya normal, eritici madde ihtiva etmeyen ve ovalama gerektirmeyen bir temizlik maddesi ile temizlenir. Yumuşak bir bezle kurulanır.
- Tüp kırılması veya sıvı akması durumunda godeleri içinde yabancı madde kalmayacak şekilde eritici ihtiva etmeyen temizlik malzemesi ile temizlenir.
- Kırılan tüp içinde kan veya idrar olması durumunda, temizlik yaparken daha dikkatli olunur ve eldiven kullanılır . Herhangi bir enfeksiyon şüphesi durumunda en yakın doktora başvurulur.

Kurumda her cihaz HBYS'ye kaydedilmiştir. Cihazların arıza, bakım ve kalibrasyon kayıtları HBYS üzerinden işlenmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından sorumlu laboratuvar sorumlu teknisyeni laboratuvar teknisyenleri sorumludur.